

2×Taq PCR MasterMix



北京艾德莱生物科技有限公司

Aidlab Biotechnologies Co., Ltd

地址：北京市海淀区上地紫成创业园 C126--130

电话：010-82796972/82795296 (Fax)

网址：www.aidlab.cn 邮箱：info@aidlab.cn

使用说明书

包装量：

目录编号	包装单位
PC0901(含染料) PC0911(不含染料)	0.5ml
PC0902(含染料) PC0912(不含染料)	1ml
PC0903(含染料) EPC0913(不含染料)	5ml

产品组成、储存、浓度：

目录编号 组成	PC0901 (含染料)	PC0902 (含染料)	PC0903 (含染料)
	PC0911 (不含染料)	PC0912 (不含染料)	PC0913 (不含染料)
2×Taq PCR Master Mix	0.5ml	1ml	5ml

储存：-20℃ 保存。浓度：0.1U/μl

制品说明：本产品包含 Taq DNA 聚合酶、dNTPs、MgCl₂、反应缓冲液，浓度为 2×。具有快速简便、灵敏度高、特异性强、稳定性好等优点，可最大限度的减少人为误差。使用时只需加入 DNA 模板和引物既可。

本产品使用方便快捷，能避免 PCR 操作过程中的污染，使用时只需取适量 2×Taq PCR MasterMix 溶液，加入模板和引物，并加入去离子水补足体积，使 MasterMix 溶液浓度为 1×即可进行反应。使用前请保证充分溶解并混匀，操作需在冰上进行。

产品内容：Taq DNA Polymerase (recombinant): 0.05units/μl ; MgCl₂: 4mM ; dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP): 0.4mM

质量控制：经检测无外源核酸酶活性；PCR 方法检测无宿主残余 DNA；能有效地扩增人基因中的单拷贝基因；室温存放一周，无明显活性改变。

适用范围：基因检测：本产品不同批次之间误差很小，特别适合大规模基因检测，半定量 PCR 实验和微量 DNA 的检测。

DNA 扩增和一些有特殊结构的复杂模板和 GC 含量高 (>60%)，有二级结构等的扩增：DNA 片段的 PCR 扩增、DNA 标记、引物延伸、序列测定等。PCR 产物带 A，纯化后可直接用 T/A 载体克隆。

反应举例：(提示：以下举例仅供参考。实际反应条件因模板、引物等的结构不同而各异，需根据实际情况，设定最佳反应条件。)

1. 用 2×Taq PCR MasterMix 产品，以人基因组 DNA 为模板，扩增 1kb 的片段，反应体系为 25μl (如反应体系不同，可按此比例增加或减少用量)。

Template	10pg-1μg
Primer 1	0.1-1μl
Primer 2	0.1-1μl
2×MasterMix	12.5μl
ddH ₂ O	补至 25μl

2. PCR 反应循环的设置:


94°C: 3 min

94°C: 30 sec

55°C: 30 sec

72°C: 1-2kb/min

72°C: 5 min

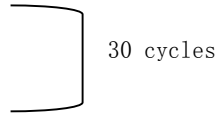

3. 结果检测: 反应结束后取 5 μ l 反应产物, 琼脂糖凝胶电泳检测。