

AL2000 DNA Marker



北京艾德莱生物科技有限公司
Aidlab Biotechnologies Co., Ltd

地址：北京市海淀区上地紫成创业园 C126--130

电话：010-82796972/82795296 (Fax)

网址：www.aidlab.cn 邮箱：info@aidlab.cn

使用说明书

包装量：

目录编号	包装单位
DM0102	500 μ l (100次 \times 1)
DM0103	1000 μ l (100次 \times 2)

浓度：300ng/5 μ l

储运温度：4 $^{\circ}$ C (长期保存请置于-20 $^{\circ}$ C)

制品说明：AL2000 DNA Marker 为已含有 1 \times loading Buffer 的 DNA 溶液，可取 5 μ l 直接电泳，使用十分方便。AL2000 DNA Marker 由 DNA 片段 2000bp、1000bp、750bp、500bp、250bp 以及 100bp 构成，750bp 为加亮带约 100ng，其余每条带的 DNA 量约为 50ng。

使用注意：

1. 电泳时的加样孔宽度小于 6mm 时，每次取 5 μ l 制品电泳便可得到清晰条带。如果加样孔增宽，须适当增加 Marker 制品的加样量。
2. 对 DNA 电泳而言，Agarose 的纯度对 DNA 条带的清晰度影响很大。因此，电泳时应尽量选用质量好的 Agarose。
3. Agarose 电泳时，Agarose 的浓度与 DNA 片段的分离性能关系密切。Agarose 浓度越大，对短片段 DNA 分离性能越好；反之，Agarose 浓度越小，越有利于长片段 DNA 的分离。
4. 电泳时的电压不宜过高，尽量控制在 5V/CM 左右；电泳缓冲液尽量是新鲜配制，特别是在做标准图片时。

