

核酸酶/核酸清除剂



北京艾德莱生物科技有限公司

Aidlab Biotechnologies Co., Ltd

地址：北京市海淀区上地紫成创业园 C126--130

电话：010-82796972/82795296 (Fax)

网址：www.aidlab.cn 邮箱：info@aidlab.cn

使用说明

产品介绍：

核酸酶/核酸清除剂主要用来清除实验器具表面核酸酶/核酸。它含有数种清除成份，可以有效的清除包括操作台，玻璃表面，塑料表面等处的核酸酶/核酸污染。

产品储存： 室温 12 个月。

注意事项：

1. 核酸酶/核酸清除剂环境温度低时可能会析出浑浊或者沉淀，可在 37℃ 水浴加热几分钟，即可恢复澄清，不要剧烈摇晃，以免形成过量的泡沫。
2. 核酸酶/核酸清除剂有轻微腐蚀性，操作时候应该戴手套，并且避免用于某些易腐蚀的金属表面。

使用方法：

1. 塑料和玻璃容器

加入足够核酸酶/核酸清除剂到容器中，使所有的待处理容器表面都充分接触到核酸酶/核酸清除剂（可以倾斜，颠倒或者抓着容器打旋转来帮助待处理表面都接触到核酸酶/核酸清除剂，如果是离心管，可以涡旋振荡 1 分钟），5-10 分钟后，弃去核酸酶/核酸清除剂，用灭菌水/DEPC 处理水充分淋洗后晾干（注意 RNA 提取时候应该使用 DEPC 处理后 RNase free 水淋洗，避免使用 RNase 污染的水淋洗或者操作不慎引入二次污染）。

2. 工作台面

直接将核酸酶/核酸清除剂洒在工作台面并用纸巾擦拭均匀，5-10 分钟后用干净纸巾擦去表面核酸酶/核酸清除剂，然后用灭菌水淋洗后，用新的干净纸巾擦干。

3. 实验设备

将核酸酶/核酸清除剂小心倒在纸巾上，用润湿了核酸酶/核酸清除剂的纸巾擦洗实验设备表面（小的实验设备部件可以短暂浸泡在核酸酶/核酸清除剂），5-10 分钟后用干净纸巾擦去表面核酸酶/核酸清除剂，然后用灭菌水淋洗后，自然风干或者用新的干净纸巾擦干。