

# RNA 提取辅助试剂



北京艾德莱生物科技有限公司

Aidlab Biotechnologies Co., Ltd

地 址：北京市海淀区上地紫成创业园 C126--130

电 话：010-82796972/82795296 (Fax)

网 址：[www.aidlab.cn](http://www.aidlab.cn) 邮箱：[info@aidlab.cn](mailto:info@aidlab.cn)

组分	RN6601	RN6602
RNA提取辅助试剂	25 ml	100 ml

## 产品简介：

氯仿是一种高毒性的有机溶剂，有致癌性，在购买上也属于管制范围。但在生物学试验中又难免需要用到氯仿，如用 TRIpure (Trizol) 试剂法提取 RNA 就需加氯仿，本产品毒性小，是一种氯仿替代品，在用 TRIpure (Trizol) 试剂法进行 RNA 或 DNA 抽提时可完全替代氯仿。由于该试剂具有更强的疏水性，提取时候可形成更紧密的中间层，大大减少了 DNA 和蛋白的残留和误吸中间层的几率，提取效果更佳。

## 保存条件：

室温运输，室温储存；有效期 2 年。

## 注意事项：

1. 使用本产品时请穿实验服，佩戴手套、口罩、面罩等。
2. 本产品具有挥发性，请于通风橱中使用。使用完后及时拧紧瓶盖。

## 使用说明：

在使用 TRIpure Reagent (货号：RN0102) 或者 Trizol 提 RNA 时，只需将加入 200  $\mu$ l 的氯仿替代为加入 200  $\mu$ l 的该试剂，其余操作步骤不变。